



# HLAFusion Matchmaker 解析ファイルのインポート


2025/10/24 株式会社ベリタス

# エプレットデータベースのインポート(1)



解析用ファイル(Excelファイル)はClass I,Class II,MICAの3種類 MatchMaker用ファイルの更新情報は弊社のweb及びメールニュースにてご案内致します


更新時は最新データベースのインポートと設定を行い解析を実施してください

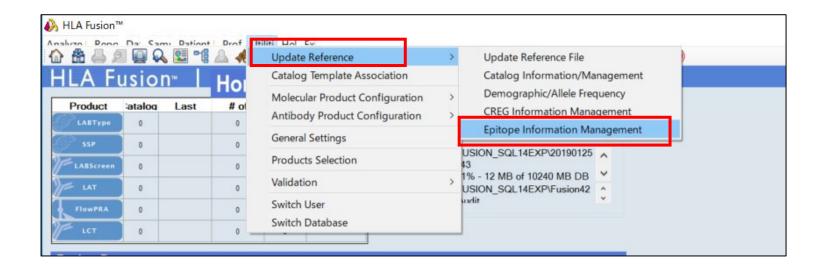

Utilities→Update Reference→Epitope Information Managementの順にクリック

## エプレットデータベースのインポート②




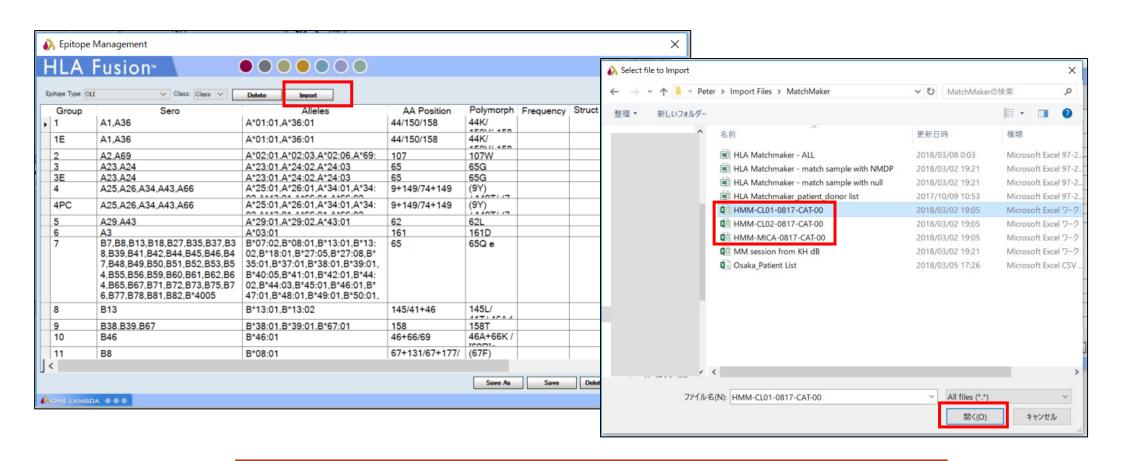

Importをクリックし、ファイルを選択→開くをクリック 1度にインポートできるファイルは1つのみ

#### エプレットデータベースのインポート③




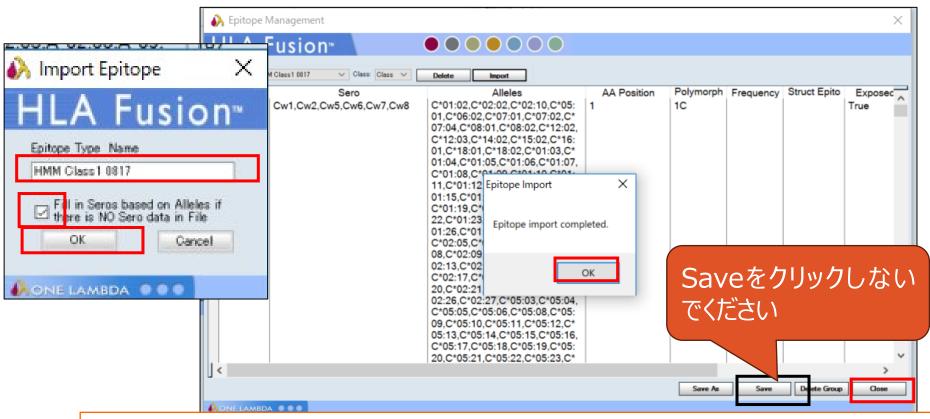

- ① Epitope Type Nameを入力し、□にチェックを入れ、OKをクリック
- ※Epitope Type Nameはcsvファイル名と同じで構いません
- ② インポート終了画面が表示されますのでOKをクリック
- ③ Closeをクリックして終了<mark>(Saveをクリックしないでください。一部のデータが正しく保存されません)</mark>

### エプレットデータベースのインポート(4)



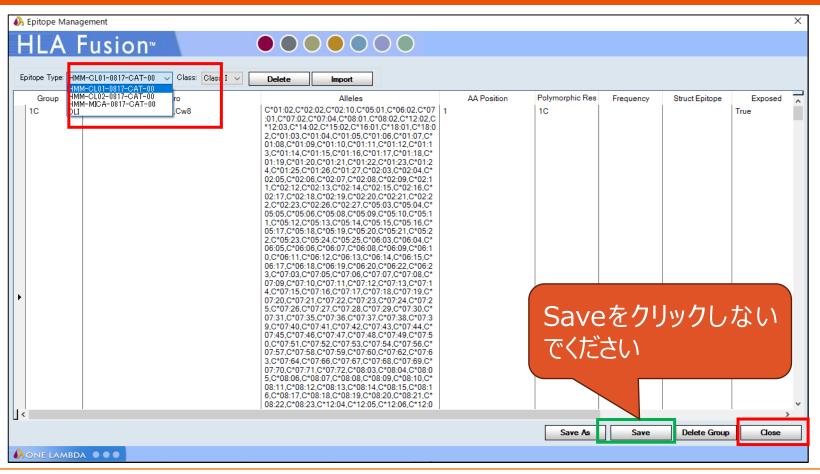

- ④ ②③の操作を繰り返し、3つのファイルがリストに表示されることを確認し、インポート完了
- ⑤ Closeをクリックして終了 (Saveをクリックしないでください。一部のデータが正しく保存されません)

#### 解析の設定



Utilities→Antibody Product Configuration→ Set Analysis Configurationの順にクリック

