



VL01-0000000864

2025 年 9 月 1 日

お客さま各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
営業グループ
マネージャー 平元 高広
担当 飯田 大三郎

**Charles River 社 Endosafe シリーズ nexgen-PTS / nexgen-MCS 用
カートリッジ ロット番号 桁数変更のお知らせ【更新】**

拝啓 残暑の候、貴社ますますご発展のことお喜び申し上げます。

平素は Charles River 社製「Endosafe シリーズ」について格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023 年 12 月にお知らせしました通り、Endosafe nexgen-PTS / nexgen-MCS 用 カートリッジのロット番号の桁数が 7 桁から 10 桁に変更となります。これに伴い、現在ご利用の機器について、ソフトウェアのバージョンアップが必要となりますので、本通知にて改めて対応方法をお知らせします。

また、Charles River 社より変更時期について更新がございましたので、併せてご連絡いたします。恐れ入りますが、本通知をご確認いただき、改めて対応方法をご検討ください。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいますようお願いいたします。

日頃より Endosafe シリーズ製品をご利用のみなさまにおかれましては、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更内容

カートリッジのロット番号が、7 桁から 10 桁に変更となります。

■ 変更理由

FDA はカートリッジのロット番号が重複することを認めておらず、カートリッジのロット番号を一意に特定するための桁数が 7 桁では不足してしまったため、10 桁に変更となります。

■ 変更時期

2025 年第三四半期からメーカーで製造されるカートリッジから、ロット番号が 10 桁となります。

ただし、メーカーの在庫状況、国内の弊社在庫状況を鑑み、ロット番号が 10 桁の製品がお客さまのお手元に届くのは、2026 年以降となる見込みです。

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

www.veritastk.co.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076



■ 対象製品

ロット番号の桁数が増える製品は以下の通りです。

品番	品名	規格
CES-PTS20005F	PTS カートリッジ FDA (0.005-0.5EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS2001F	PTS カートリッジ FDA (0.01-1EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS2005F	PTS カートリッジ FDA (0.05-5EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS201F	PTS カートリッジ FDA (0.1-10EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS2005JP	PTS カートリッジ JP (0.05-5EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS2001JP	PTS カートリッジ JP (0.01-1EU/mL)	10 枚 (個包装)
CES-PTS55005F	PTS カートリッジ FDA 0.005EU/mL 5 枚 x5 組	5 枚 x 5 組
CES-PTS5501F	PTS カートリッジ FDA 0.01EU/mL 5 枚 x5 組	5 枚 x 5 組
CES-PTS5505F	PTS カートリッジ FDA 0.05EU/mL 5 枚 x5 組	5 枚 x 5 組
CES-PTS220	PTS 条件検討用 カートリッジ	10 枚 (個包装)
CES-RMMGS1000	PTS β -Glucan カートリッジ	10 枚 (個包装)

■ 対応方法

対応方法は、お客さまのご使用されているシステムによって異なります。

ロット番号の桁数が 10 桁のカートリッジが流通する前(2025 年 12 月末)までに、対応を完了してくださいようお願いいたします。未対応の場合は、2026 年 1 月以降に流通するロット番号の桁数が 10 桁のカートリッジを使用できなくなります。

製品名	対応方法
Endosafe nexgen-PTS (CES-PTS150NW0400K)	ソフトウェアバージョンを 11.1 以降にアップグレードする必要があります。
Endosafe nexgen-MCS (CES-MCS650K)	2025 年 12 月までにソフトウェアのアップグレードを実施してください。
Endosafe PTS (PTS100)	10 桁のロット番号に対応できません。
Endosafe MCS (MCS100)	2025 年 12 月までに Endosafe nexgen-PTS, Endosafe nexgen-MCS への移行をご検討ください。
EndoScan-V	ソフトウェアバージョン 6.2 以降にアップグレードする必要があります。 2025 年 12 月までにソフトウェアのアップグレードを実施してください。

原則、アップグレードに必要なソフトウェアは無料で提供されます。

しかし、EndoScan-V バージョン 5.5 をご利用のお客さまが、バージョン 6.2 以降へ移行される場合は、ソフトウェアなどは特別価格での有償提供となります。

次ページより、各システムにおける具体的な対応方法を示します。

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

www.veritastk.co.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076



1. Endosafe nexgen-PTS (CES-PTS150NW0400K), Endosafe nexgen-MCS (CES-MCS650K)

ソフトウェアバージョンを 11.1 以降にアップグレードする必要があります。

2025 年 12 月までにソフトウェアのアップグレードを実施してください。

原則、ソフトウェアのアップグレードは、弊社への温度キャリブレーションご依頼時に実施させていただきます。この際、追加の費用はありません。

弊社にて温度キャリブレーション実施時にソフトウェアバージョンを確認いたします。お客さま機器のソフトウェアバージョンが 11.1 未満の場合は、ソフトウェアのアップグレードを実施いたします。

お客さまにて機器のソフトウェアバージョン変更にあたって、社内手続きなどが必要な際は、実施時期について改めてご相談させていただきます。

2. Endosafe PTS (PTS100), Endosafe MCS (MCS100)

10 桁のロット番号に対応できません。

2025 年 12 月までに Endosafe nexgen-PTS, Endosafe nexgen-MCS への移行をご検討ください。

3. EndoScan-V

ソフトウェアバージョン 6.2 以降にアップグレードする必要があります。

2025 年 12 月までにソフトウェアのアップグレードを実施してください。

具体的なソフトウェアのアップグレードに関しては、弊社にご連絡ください。

■ 注意点

ソフトウェアバージョン 11.0 からは、機器の起動時に実施される自己診断において、機器内部のポンプのテストが強化されました。このテストによって、機器内部のポンプが完全に故障する前に不調を検知できるようになりました。

これにより、今回ソフトウェアバージョンを 11.1 以降に変更した際に、既に不調を内在していた機器において、自己診断でエラーとなる可能性がございます。エラーが発見された場合は、メーカーへの有償修理対応が必要となりますこと、あらかじめご了承ください。

■ お問い合わせ先

株式会社ベリタス バイオサイエンス本部 営業グループ

電話：03-5776-0078(代表)

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

www.veritastk.co.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076